


Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 1/13

### 1. Quelques instructions lors du remplissage des flacons:

- 1) Veuillez porter les équipements de protection adéquats, certains récipients contiennent une petite quantité de substance corrosive ou toxique.
  - a) paire de lunettes de protection
  - b) paire de gants
- 2) Veuillez prendre en compte le délai de conservation. Certains récipients ont une durée de conservation limitée.
- 3) Veuillez respecter l'ordre dans lequel les récipients doivent être remplis afin d'éviter des contaminations. Pour cela, un code chiffré est appliqué à chaque type de récipient. Les récipients doivent être remplis sur base de l'ordre numérique croissant.
- 4) Après échantillonnage, tous les récipients doivent être conservés au frais.
- 5) Ces récipients sont utilisés pour l'échantillonnage d'eau usée, d'eau souterraine, d'eau de surface, d'eau potable et d'échantillons solides. Si des substances toxiques ou corrosives y sont ajoutées, veuillez avertir Servaco.
- 6) Pour la détermination de paramètres anorganiques, des flacons en plastiques (PE) sont principalement utilisés. Pour les paramètres organiques, des flacons en verre (G) sont principalement utilisés. Les conservateurs nécessaires sont déjà inclus dans les récipients.
- 7) Les flacons suivants doivent être complètement remplis : Aa, Ab, Ac, Ad, Af, Aab, Aac, BOD, E, H, I, La, Lab, Lb, Le, N, Q, Rn, Sb, Sc, Sd , TOC, Za, Zs.
- 8)

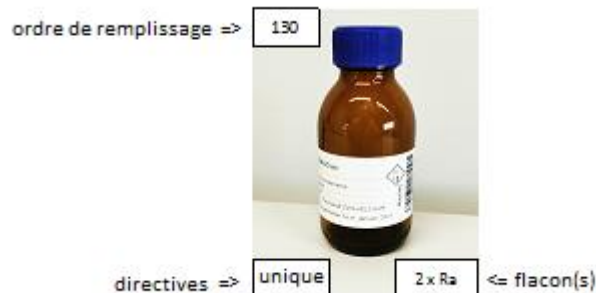

#### 9) Prétraitement des flacons Sb, Sc et Sd in situ :

Les flacons Sb, Sc et Sd sont remplis complètement. A l'aide d'une pipette jetable, 2,5 ml d'échantillon sont prélevés du récipient Sb, 5 ml du récipient Sc et 10 ml du récipient Sd.

2,5 ml de HNO<sub>3</sub> sont ajoutés au récipient Sb, 5 ml de HNO<sub>3</sub> sont ajoutés au récipient Sc et 10 ml de HNO<sub>3</sub> sont ajoutés au Sd récipient.

Les récipients sont fermés avec les bouchons et retournés une fois pour homogénéiser l'échantillon.

Une petite quantité d'échantillon est placée sur le papier indicateur d'amidon KI avec une pipette jetable.

Si aucune décoloration violette ne se produit, l'ajout de HNO<sub>3</sub> suffit. S'il y a encore une décoloration violette, a l'aide d'une pipette jetable, 2,5 ml d'échantillon sont prélevés du récipient Sb, 5 ml du récipient Sc et 10 ml du récipient Sd. Ajouter 2,5 ml de Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> 1,75 M pour le flacon Sb, 5 ml de Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> 1,75 M pour le flacon Sc et 10 ml de Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> 1,75 M pour le flacon Sd.

La date et l'heure de l'échantillonnage et du prétraitement, ainsi que la présence ou non de la décoloration violette, sont enregistrés sur l'étiquette déjà présente sur le flacon.



#### 10) Prétraitement du flacon B in situ :

Une petite quantité d'échantillon est placée sur le papier indicateur d'amidon KI avec une pipette jetable.


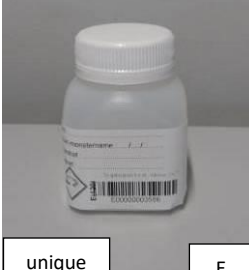

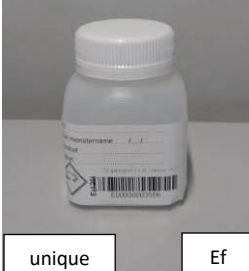

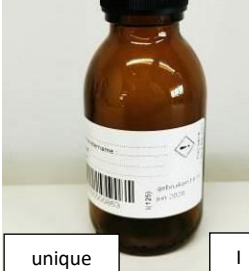




La date et l'heure de l'échantillonnage ainsi que la présence ou non de la décoloration violette, sont enregistrés sur l'étiquette déjà présente sur le flacon.

Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 2/13
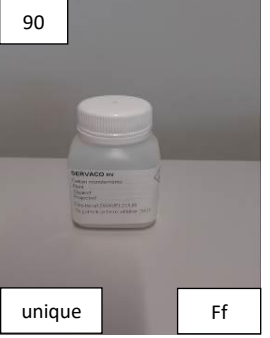
### Paramètres anorganiques:





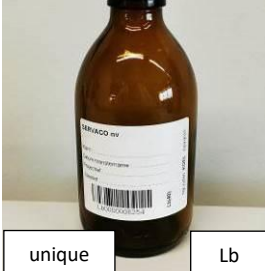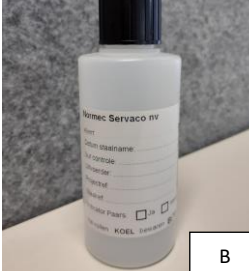

70		DBO	PE 1000 ml rempli complètement	90		DCO après filtration	PE 100 ml 1 ml H2SO4 59% filtré sur site à 0,45 µm
unique	BOD			unique	Ff		
70		Bromure Urée	PE 100 ml	80		Cyanure	G 100 ml 1 ml NaOH 4%
Aa				unique	D		
70		chlorure, fluorure, nitrate, o-phosphate (PO4), nitrite, sulfate (SO4), ammonium (NH4), alcalinité (TA, TAC, carbonate, bicarbonate, OH-), chrome VI, thiocyanate, dureté totale, temporaire, résidu sec, cendres, capacité tampon, Formaldehyde, (spectrophotométrique), gaz carbonique libre,	PE 500 ml	80		Cyanure	G 100 ml 1 ml NaOH 4% filtré sur site à 0,45 µm
Ac				unique	Df		
90		DCO total Oxydabilité	PE 250 ml 1 ml H2SO4 59%	70 + 95		Kjeldahl-N, Azote total	PE 100 ml + PE 100 ml 1 ml HCl 21%
unique	F			Aa + M			
70		DCO après sédimentation	PE 1000 ml rempli complètement	100		métaux totaux : As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, ... phosphore total (P) mercure total, silicium, sélénium	PE 100 ml 0.5ml HNO3 69 – 70 % Ajout 2 mg/l Au 1% HCl dès arrivée au labo
unique	Ad			Bz			

Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 3/13

<p>100</p>  <p>Bfz</p>	<p>Métaux dissous mercure dissous silicium dissous sélénium dissous Métaux alcalins (Na, K, Ca, Mg) dissous</p>	<p>PE 100 ml 0.5 ml HNO3 69 – 70 % filtré sur site à 0,45 µm</p>	<p>120</p>  <p>unique E</p>	<p>Sulfure</p>	<p>PE 100ml 0.5 ml 10% acétate de zinc + 1 goutte NaOH rempli complètement</p>
<p>100</p>  <p>Nkz</p>	<p>Métaux alcalins(Na, K, Ca, Mg)</p>	<p>PE 100 ml 0.5 ml HNO3 69 – 70 %</p>	<p>120</p>  <p>unique Ef</p>	<p>Sulfure dissous</p>	<p>G 100ml 0.5 ml 10% acétate de zinc + 1 goutte NaOH rempli complètement filtré sur site à 0,45 µm</p>
<p>70</p>  <p>unique Aa</p>	<p>Chlorate, Chlorite</p>	<p>PE 100 ml rempli complètement</p>	<p>125</p>  <p>unique I</p>	<p>Sulfite</p>	<p>G 100ml 1 ml 2.5% EDTA rempli complètement</p>
<p>70</p>  <p>Aa</p>	<p>Analyse organoleptique (odeur, couleur, goût,...)</p>	<p>PE 100 ml rempli complètement</p>	<p>70</p>  <p>unique Zs</p>	<p>Matières en suspension, sédimentables</p>	<p>PE 1000 ml rempli complètement</p>
<p>40</p>  <p>unique Lb</p>	<p>Point d'éclair</p>	<p>G 250 ml rempli complètement</p>	<p>70</p>  <p>B</p>	<p>Bromate</p>	<p>PE 100 ml</p>











Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 4/13

### Paramètres organiques : paramètres généraux


170		Détergents anioniques	G 100 ml 1% du 37% formaldehyde	70		Détergents non- ioniques	PE 500 ml
unique	Ka			unique	Ac		
70 + 140		AOX (TOX)	PE 100 ml (Aa) + PE 100 ml (TOC) + G 250 ml 2.5 ml 1.75M Na2SO3	140		POX	G 250 ml 2.5 ml 1.75M Na2SO3
unique	Aa+Sb+TOC			unique	Sb		
140		EOX (eau souterraine)	G 1000 ml 10 ml 1.75M Na2SO3	130		Matières extractibles au TCE, PE, CCl4 (huiles et graisses, huile minérale IR)	G 500 ml 1 ml H2SO4 95-97% rempli complètement
unique	Sd			unique	Rc		
140		EOX (eau de surface, eau potable, eau usée)	G 500 ml 5 ml 1.75M Na2SO3	70		COT, COD, NPOC	PE 100 ml rempli complètement
unique	Sc			unique	TOC		
70 + 150		Indice des phénols	PE 100 ml + G 100 0.5 ml H3PO4 85%				
unique	Aa + G						

Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 5/13




### Paramètres organiques : composés semi-volatiles

40		Acrylamide	G 250 ml rempli complètement	130		Huile minérale (C10-C40) Uniquement eau souterraine	G 250 ml 0.5 ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 95-97%
unique	Lb			unique	Rb		
40		Epichlorhydrine	G 250 ml rempli complètement	130		Huile minérale GC (C10-C40) Toutes les autres matrices sauf eau souterraine	G 100 ml 0.5 ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 95-97%
unique	Lb			unique	2 x Ra		
160		(chloro)phénols/crésols	G 1000 ml 2.5 ml H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 85%	40		HAP's, chorobenzènes, pesticides organochlorés, PCB's, semi-volatiles pesticides organo- azotés et pesticides organo-phosphoés Eau souterraine et eau potable	G 100 ml rempli complètement
unique	T			unique	2 x La		
40		Phtalates	G 100 ml rempli complètement	40		HAP's, chorobenzènes, pesticides organochlorés, PCB's, semi-volatiles pesticides organo- azotés et pesticides organo-phosphoés Eau usée et eau de surface	G 25 ml rempli complètement
unique	2 x La			unique	2 x Lab		
40		Screening semi-volatile GC-MS	G 100 ml rempli complètement	40		PCT's (polychloroterphényles)	G 1000 ml
unique	2 x La			unique	Ld		



Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 6/13

130		<p>Hydrocarbures pétrogéniques totaux : TPK Hydrocarbures pétrogéniques extractibles : EPK</p>	<p>G 250 ml 0.5 ml H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 95-97%</p>
unique		Rb	

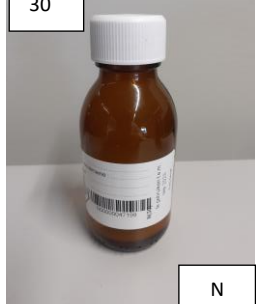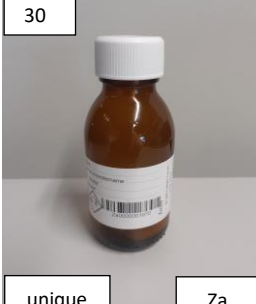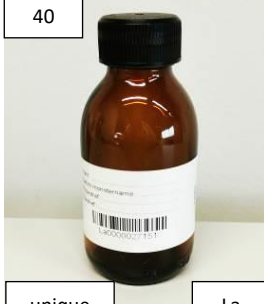









### Paramètres organiques : composés volatiles

30		<p>aromates (BTEXS) hexane, heptane, octane MTBE Solvants chlorés volatiles chlorobenzènes volatiles Hydrocarbures pétrogéniques volatiles : VPK huile minérale volatile Screening volatile GC-MS MEK, naphtalène, white spirit, 2 butanol, Freon 113 , 1,4-dioxane, chloroethane, 1,1-dichloroéthène</p>		<p>G 100 ml 5 g acide ascorbique, rempli complètement</p>
unique		Za		
30		<p>méthane, éthane, éthène</p>	<p>G 100 ml 5 g acide ascorbique rempli complètement</p>	
unique		Za		
40		<p>Solvants polaires (solubles dans l'eau) Ethylacetate, MIBK, Cétones , acetone, alcools, glycols</p>		<p>G 100 ml rempli complètement</p>
unique		La		





### Paramètres organiques : Composés spécifiques

40		<p>dimethoxyethane methoxypropanol</p>	<p>G 100 ml rempli complètement</p>	
		La		
40		<p>Retardateurs de flamme bromés (eau de surface, eau potable, eau usée)</p>		<p>G 100 ml</p>
unique		2 x La		





Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 7/13

40		Acide acétique , acides gras volatiles	G 100 ml rempli complètement	40		Retardateurs de flamme bromés (eau souterraine)	G 500 ml
unique	La			unique	Lc		
40		Dimethylformamide (DMF)	G 100 ml rempli complètement	70		PFT's/PFC's (composés perfluorés), PFAS (eau souterraine)	PE 250 ml rempli complètement
unique	La			unique	Ab		
70		PFAS (eau usée)	PE 25 ml rempli complètement	70		PFAS (eau de surface et eau potable)	PE 50 ml rempli complètement
unique	2xAab			unique	2xAac		
190		Détergents cationiques	G 100 ml 10% isopropanol et 1 mM LAS	140		Pesticides polaires	G 500 ml 10 ml 0.01M Na2SO3
unique	U			unique	Sp		
160		Nonylphénol, octylphénol	G 1000 ml 2.5 ml H3PO4 85%	40		Tributyl-étain (TBT) / composés organostanniques (faible plage de mesure)	G 200 ml rempli complètement
	T			unique	Le		

Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 8/13

170		nonylphenoethoxylates, octylphenoethoxylates	G 100 ml 1% du 37% formaldehyde	75		Tributyl-étain (TBT) / composés organostanniques (haute plsge de mesure)	G 100 ml 4 ml ethanol rempli complètement
unique	Ka			unique	H		
40		Composés organo- stanniques, organo- siliciés, organo- phosphorés	G 500 ml	40		Permethrine	G 25 ml rempli complètement
unique	Lc			unique	2 x Lab		

### Composés spécifiques

40		Dioxines, furanes	G 1000 ml	70		Radioisotope	PE 5000 ml rempli complètement
unique	2 x Ld			unique	Q		
70		Radon-222	PE 1000 ml rempli complètement	40		Formaldehyde, (LC- UV)	G 100 ml rempli complètement
unique	Rn			unique	La		





Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 9/13




### Bactériologie et toxicité




1000		Bacteriologie	PE 1000 ml stérile	40		Daphnia	G 1000 ml
	steriel			unique	2 x Ld		
1000		Giardia	PE 1000 ml stérile	1000		Salmonella	PE 1000 ml stérile
	unique			unique	steriel		
1000		Legionella	PE 600 ml stérile				
	unique				Legio		

### Récipients pour le prélèvement d'échantillons solides



	Paramètres de structure (pH, Mat.org, argile) Composés anorganiques Composés organiques volatiles (semi-quantitatif) Composés organiques semi-volatiles	G 405 ml		Amiante (analyse qualitative)	G 405 ml
Bo			unique	Bo	



Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 10/13

	Lixiviation en 1 étape, test sur colonne	Sac plastique + seau de 3000 ml
		
	Composés volatiles (analyse quantitative)	Échantillon non remanié Steekbus

	Amiante (analyse quantitative)	seau de 10000 ml rempli complètement
		
	Composés volatiles on site	Vial 10 ml methanol



### Echantillons solides : sédiment, boue de curage et de dragage

	Matière sèche < 30%	G 405 ml + seau de 10000 ml
		
Voir sol	Matière sèche > 70%	














	Matière sèche 30 - 70%	G 405 ml + seau de 3000 ml
		

Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 11/13

### Echantillons solides : déchet

 Bo	Mise en CET	G 405 ml + Sac plastique ou seau de 3000 ml		Matériau inerte Amendements de sol	Après concertation avec Servaco
 E3					

### Contenu de quelques paquets : eau souterraine Flandre

			SAP 1/4 N, Bfz, Rb (Vlarebo)				SAP 6 (eau potable) Ac, M, Bz, G
							
			SAP 2/3 N, Rb (Vlarebo)				SAP 7 (assainissement) Zs, Aa, Bz, Bfz
							

Normec Servaco

versie:17










code:wurecip\_fr

**Annexe: Liste des récipients**








publ.datum:23-04-2024

















versiedatum:23-04-2024

blz.: 12/13

			SAP 5 N, 2 x La, D, Bfz, Rb (Vlarebo)				Eau de puits Stérile, Ad, Bz, Bfz
							







**Contenu de quelques paquets : eau souterraine Wallonie**

			PSA 1/4 N, Bfz, Rb				PSA 6 N, 2 x La, Bfz, Rb
							




















			PSA 2/3 N, Rb				PSA 8 N, 2 x La, Ac, Aa, D, Bfz, Rb, G
			PSA 5 N, 2 x La, Rb				
			PSA 7 N, Aa, Rb				

Normec Servaco	<b>Annexe: Liste des récipients</b>	publ.datum:23-04-2024
versie:17		versiedatum:23-04-2024
code:wurecip_fr		blz.: 13/13

### Contenu de quelques paquets : eau souterraine Bxls

			SAB 1/2 N, Rb				SAB 3 N, Bz, Bfz, Rb
							

### Paquets proposés : eau usée

			Taxation Flandre BOD, Zs, Aa, F, M, Bz				Taxation Wallonie Zs, Ac, Aa, F, M, Bz
							
			Contre- échantillon taxation Flandre BOD, Zs, Aa, F, M, Bz				Balance ionique Ac, Ab, Bfz
							

## 2. Référence norm:

WAC/1/A/10 : conservation et traitement des échantillons d'eau